

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Breite 10 D–37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0 Fax +49 (0) 551 604-107 E-mail info@phywe.de Internet www.phywe.de

## XR4 X-ray Einschub mit Kupfer-Röntgenröhre

09057-51

## **FAQ**

## Warum zündet die Röhre nicht?

 Die Röhre muss reaktiviert werden. Hierfür die Röhre bei etwa 10...15 keV über einen Zeitraum von drei Stunden laufen lassen. Anschließend sollte die Röhre auch bei höheren spannungen wieder zünden.