



PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Telefon +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107
E-mail info@phywe.de
Internet www.phywe.de

XR4 X-ray Einschub mit Eisen-Röntgenröhre

09057-71

FAQ

Warum zündet die Röhre nicht?

- Die Röhre muss reaktiviert werden. Hierfür die Röhre bei etwa 10...15 keV über einen Zeitraum von drei Stunden laufen lassen. Anschließend sollte die Röhre auch bei höheren spannungen wieder zünden.