

FAQ

WARUM „LEUCHTET“ DIE RÖHRE IM XR 4.0 NICHT?

- Schließen Sie das Röntgengerät mit dem mitgelieferten Kabel an die Stromversorgung an.
- Drücken Sie den Einschaltknopf direkt über dem Stromanschluss auf der Rückseite des Gerätes.
- Öffnen Sie die Scheibe und schließen Sie diese wieder (Sicherheits-Check).
- Um die Schiebetür zu öffnen, schieben Sie diese zunächst an den rechten Anschlag.
- Nun ist das S-Lock gelöst und die Tür lässt sich öffnen.
- Verriegeln Sie die Tür mit Taste 9. Röhre einschalten mit Taste 10. Röhre sollte jetzt leuchten.

MEIN SCHLÜSSEL DER SCHUBLADE IST VERLOREN GEGANGEN

- Bitte wenden Sie sich an die Reparaturabteilung der PHYWE. E-Mail: reparatur@phywe.de

EINE DER SCHEIBEN IST DEFEKT

- Bitte wenden Sie sich umgehend an die Reparaturabteilung der PHYWE. E-Mail: reparatur@phywe.de
- Auf keinen Fall das Gerät einschalten (siehe Bedienungsanleitung)!

BEDIENUNGSANLEITUNG IST VERLOREN GEGANGEN

- Die Bedienungsanleitung erhalten Sie unter <https://www.phywe.de/physik/moderne-physik/roentgenphysik/xr-4-0-expert-unit-roentgengerat-35-kv/a-1557/>