

Изучение структуры монокристаллов NaCl с различной ориентацией



Физика

Современная физика

Природа рентгеновского излучение и его применение



Уровень сложности

тяжелый



Кол-во учеников

2



Время подготовки

45+ Минут



Время выполнения

45+ Минут

This content can also be found online at:


<http://localhost:1337/c/6162e60a3f24760003a02aff>

PHYWE



Общая информация

Описание

PHYWE



Экспериментальная установка

Большинство применений рентгеновских лучей основано на их способности проходить сквозь вещество. Поскольку эта способность зависит от плотности вещества, становится возможным получение изображений внутренних частей объектов и даже людей. Это находит широкое применение в таких областях, как медицина или безопасность.

Дополнительная информация (1/2)

PHYWE

Предварительные

знания



Предварительные знания, необходимые для этого эксперимента, приведены в разделе "Теория".

Принцип



Анализируются спектры рентгеновских лучей, отраженных монокристаллами NaCl с различной ориентацией. Соответствующие межплоскостные расстояния определяются на основе углов Брэгга характеристических линий.

Этот эксперимент включен в "XRS 4.0 Рентгеноструктурный анализ".

Дополнительная информация (2/2)

PHYWE



Обучение

цель



Задачи

Цель этого эксперимента - изучить структуру кристаллов NaCl в различных ориентациях.

1. Определите интенсивность рентгеновского излучения, отраженного монокристаллами NaCl с ориентациями [100], [110] и [111] в зависимости от угла Брэгга.
2. Присвойте отражения соответствующим плоскостям решетки, которые задаются через соответствующие индексы Миллера.
3. Определите постоянную решетки и вычислите межплоскостное расстояние.
4. Определите массу ячейки кристалла и количество атомов в ней.

Теория (1/5)

PHYWE

Если рентгеновские лучи попадают в семейство параллельных плоскостей решетки с межплоскостным расстоянием d под углом скольжения θ , излучение будет отражаться конструктивным образом при условии, что выполняется так называемое условие Брэгга (1) (см. рис. 1).

$$2d \sin(\theta) = n\lambda \quad (1) \quad (d: \text{межплоскостное расстояние; } n = 1, 2, 3, \dots)$$

При анализе кристаллической структуры n часто включается в расстояние между плоскостями решетки.

$$2d \sin(\theta) = \lambda \quad (1b)$$

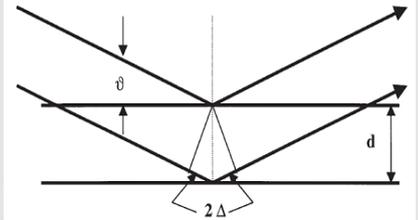


Рис. 1: Брэгговское рассеяние на паре плоскостей решетки

Теория (2/5)

PHYWE

Отражения n -го порядка непосредственно связаны с дифракцией на различных плоскостях. Индексы Миллера - это метод наименования различных плоскостей в кристалле. В основном они указывают точки пересечения воображаемого сечения трехмерной элементарной ячейки кристалла. Симметричной фундаментальной единицей кристалла является элементарная ячейка. В кубической кристаллической решетке, как и в случае $NaCl$, все стороны этой ячейки имеют одинаковую длину. Длина стороны такой ячейки называется постоянной решетки a .

Теория (3/5)

PHYWE

Как показано на рисунках 2а - 2с, монокристаллы NaCl имеют гранецентрированную кубическую решетку (ГЦК). В элементарной ячейке ион Na⁺ имеет координаты (0,0,0), а ион Cl⁻ имеет координаты $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

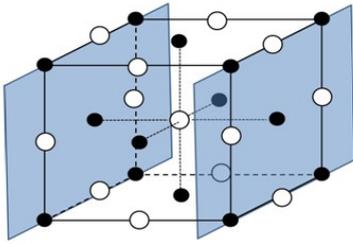


Рис. 2а: Кристалл NaCl с втянутыми (100) плоскостями решетки

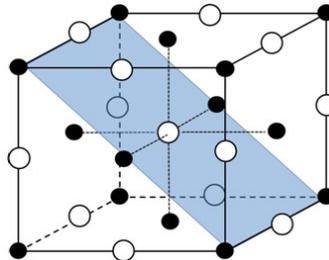


Рис. 2б: Кристалл NaCl с втянутой (110) плоскостью решетки

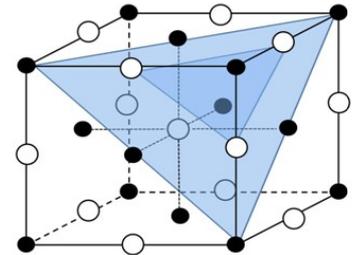


Рис. 2с: Кристалл NaCl с втянутыми плоскостями решетки (111) и (222).

Теория (4/5)

PHYWE

Для кубического кристалла с постоянной решетки a плоскости решетки, характеризуемые индексами Миллера (h, k, l) , имеют следующие межплоскостные расстояния d :

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (2)$$

Подстановка (2) в (1b) приводит к следующему соотношению:

$$\sin(\theta_{hkl}) = \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \cdot \frac{\lambda}{2a} \quad (2b)$$

Теория (5/5)

PHYWE

Относительная интенсивность отраженного излучения определяется рассеивающей способностью и положением отдельных атомов в элементарной ячейке кристалла. Она описывается так называемым структурным фактором $F(h,k,l)$:

$$F(h, k, l) = \sum_n f_n \cdot \exp[-2\pi i(hu_n + kv_n + lw_n)] \quad (3)$$

В этом уравнении (3), f_n = атомный форм-фактор (атомный фактор рассеяния), и u_n, v_n and w_n = координаты n -го атома в элементарной ячейке. Полная интенсивность обратно рассеянного луча I составляет:

$$I = F \cdot F = |F(h, k, l)|^2 \quad (4)$$

При 000; 011; 101 и 110 базисных атомов в элементарной ячейке ГЦК-кристалла, из (3) следует, что $F = 0$, когда триплет h, k, l содержит четные и нечетные числа, и $F = 4f$, когда все индексы либо четные, либо нечетные. Кроме того, в гранецентрированных кубических кристаллических структурах и в случае плоскостей решетки 100 и 110 отражения плоскостей с нечетными значениями h, k и l устраняются путем систематического поглощения.

Оборудование

Позиция	Материал	Пункт No.	Количество
1	XR 4.0 X-ray Базовая рентгеновская установка, 35 кВ	09057-99	1
2	XR 4.0 X-ray Гониометр для рентгеновской установки, 35 кВ	09057-10	1
3	XR4 Съёмная рентгеновская трубка Plug-in Cu tube	09057-51	1
4	XR 4.0 Рентгеноструктурный анализ, расширение	09145-88	1

PHYWE





Подготовка и выполнение работы

Подготовка

PHYWE

Подключите гониометр и счетчик Гейгера-Мюллера к соответствующим гнездам в экспериментальной камере (см. красная маркировка на рис. 3). Блок гониометра с кристаллом анализатора должен располагаться в крайнем положении с правой стороны. Закрепите трубку счетчика Гейгера-Мюллера с держателем на заднем упоре направляющих. Не забудьте установить перед счетчиком диафрагму (см. рис. 4). Вставьте диафрагменную трубку диаметром 2 мм в выходное отверстие блока подключения трубки.

Для калибровки: Убедитесь, что в параметры гониометра введен правильный кристалл. Затем выберите "Меню", "Гониометр", "Автокалибровка". Теперь прибор определит оптимальные положения кристалла и гониометра относительно друг друга, а затем и положения пиков.

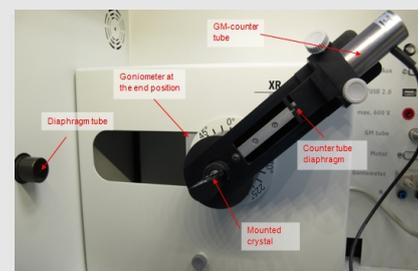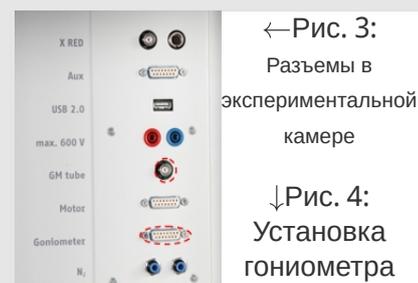

Выполнение работы

PHYWE

- Подключите рентгеновскую установку через USB-кабель к USB-порту компьютера (нужный порт рентгеновской установки отмечен на рисунке 5).
- Запустите программу measure. На экране появится виртуальная рентгеновская установка.
- Вы можете управлять рентгеновской установкой, нажимая на различные функции на виртуальной рентгеновской установке и под ней. Кроме того, Вы можете изменить параметры на самой рентгеновской установке. Программа автоматически примет настройки.



Рис. 5: Подключение компьютера

Выполнение работы

PHYWE



Рис. 6: Часть интерфейса программного обеспечения

- Нажмите на экспериментальную камеру (см. красную маркировку на рисунке 6), чтобы изменить напряжение и ток рентгеновской трубки. Выберите параметры, как показано на рис. 7.
- Выберите следующие параметры: напряжение анода $U_A = 35$ кВ; анодный ток $I_A = 1$ мА
- Установите один из кристаллов в универсальный держатель кристаллов и закрепите его на гониометре (рис. 4).


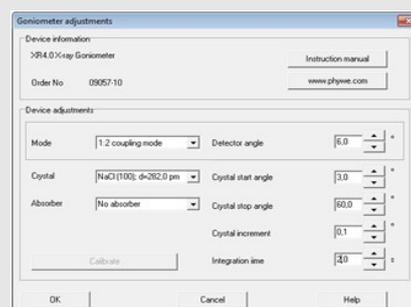


Рис. 7: Настройки гониометра, кристалл NaCl (100)

Выполнение работы (3/3)

PHYWE

- Начните измерение, нажав на красный круг:
- После измерения появится следующее окно:

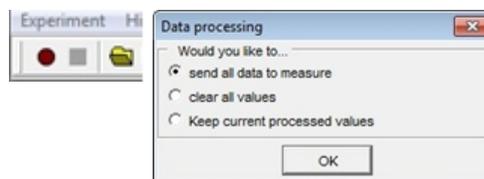

- Выберите первый пункт и подтвердите выбор нажатием кнопки ОК. Теперь измеренные значения будут переданы непосредственно в программу measure.

Обзор настроек гониометра и рентгеновской установки:

- Режим сопряжения 1:2
- Время выхода 2 с; ширина углового шага $0,1^\circ$
- Диапазон сканирования $3^\circ - 60^\circ$
- Анодное напряжение $U_A = 35 \text{ кВ}$; анодный ток $I_A = 1 \text{ мА}$

PHYWE

Оценка



Задание 1

PHYWE

Определите интенсивность рентгеновского излучения, отраженного монокристаллами NaCl с ориентациями [100], [110] и [111] в зависимости от угла Брэгга.

На рис. 8а - 8с показана интенсивность рентгеновского спектра меди в зависимости от угла θ .

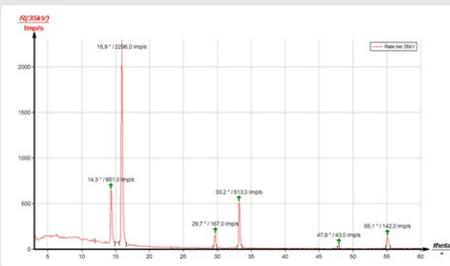


Рис. 8а: Ориентация кристалла [100]

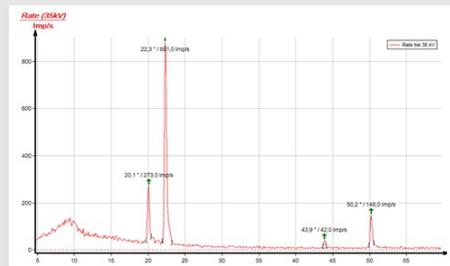


Рис. 8b: Ориентация кристалла [110]

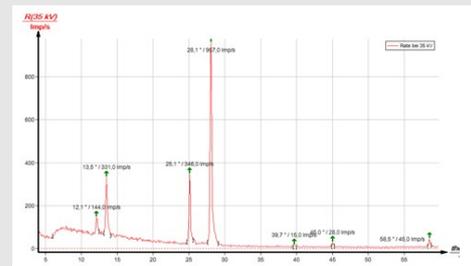


Рис. 8с: Ориентация кристалла [111]

Задание 1 (часть 2)

PHYWE

По сравнению с другими спектрами, спектр кристалла [111] (рис. 8с) демонстрирует заметную особенность. В то время как в случае других спектров интенсивность характеристических линий всегда максимальна для отражений первого порядка ($n = 1$). На рис. 8с это наблюдается в случае и $n = 2$.

В кристалле [111] параллельные плоскости решетки заняты либо только ионами Na^+ , либо только ионами Cl^- . Поскольку эти два иона имеют разные факторы рассеяния, интенсивности также отличаются друг от друга. Если f_{Na} и f_{Cl} являются факторами рассеяния, из (3) вытекает следующее для плоскостей решетки с исключительно нечетными или исключительно четными (h, k, l) индексами:

$$F = 4(f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}}) \text{ и } I \propto F^2 = 16(f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}})^2$$

Задание 2

PHYWE

Присвоение индексов Миллера

В таблице 1 углы скольжения θ , определенные с помощью рисунков 8a - 8c, соотнесены с их соответствующими индексами Миллера. Исходя из (3), мы знаем, что для плоскостей решетки 100 и 110 возможны только четные или только нечетные значения для триплета h, k, l и что для нечетных значений h, k и l на 100 и 110 отражений фактически нет. Эти соображения привели к распределениям, показанным в таблице 1.

Таблица 1	$\theta(K_\alpha)$	$\theta(K_\beta)$	(h, k, l)	$h^2 + k^2 + l^2$
(100) кристалл				
	15.9	14.3	200	4
	33.2	29.7	400	16
	55.1	47.9	600	36
(110) кристалл				
	22.3	20.1	220	8
	50.2	43.9	440	32
(111) кристалл				
	13.5	12.1	111	3
	28.1	25.1	222	12
	45.0	29.7	333	27
	--	58.5	444	48

Задание 3

PHYWE

Определите постоянную решетки и вычислите межплоскостное расстояние.

Если решить уравнение (2b) для a , то можно получить постоянную решетки a для различных отражений на основе триплетов hkl , которые были определены в задании 1, а также на основе угла скольжения θ и длины волны характеристического рентгеновского излучения меди ($\lambda_{K_\alpha} = 154,4$ пм; $\lambda_{K_\beta} = 139,2$ пм). В таблице 2 приведены соответствующие значения. Сравнение среднего значения с табличным значением $a = 564$ пм показывает хорошее соответствие. Уравнение (2) теперь может быть использовано для вычисления межплоскостного расстояния для первой плоскости, поскольку постоянная решетки a относится к элементарной ячейке, имеющей всего две плоскости. При таком значении и в соответствии с уравнением (1) расстояния между отдельными плоскостями решетки следующие: $d(200) = 282,0$ пм, $d(220) = 201,9$ пм и $d(111) = 330,2$ пм.

Табличные значения: $d(200) = 282.0$ пм, $d(220) = 199.4$ пм, и $d(111) = 325.6$ пм.

Очень хорошее согласие между значением расстояния между плоскостями решетки (100), определенным экспериментально, и табличным значением объясняется тем, что ионные кристаллы могут быть расщеплены очень точно параллельно этой плоскости. Отклонения других кристаллов обусловлены незначительной разориентацией.

Задание 3 (часть 2)

PHYWE

Таблица 2	θ [°]	(h, k, l)	$h^2 + k^2 + l^2$	a [пм]
(100) кристалл				
K_α	15.9	200	4	567
	33.2	400	16	564
	55.1	600	36	565
K_β	14.3	200	4	564
	29.7	400	16	562
	47.9	600	36	563
			Среднее значение	564

Таблица 2	θ [°]	(h, k, l)	$h^2 + k^2 + l^2$	a [пм]
(110) кристалл				
K_α	22.3	220	8	575
	50.2	440	32	568
K_β	20.1	220	8	573
	43.9	440	32	568
			Среднее значение	571

Задание 3 (часть 3)

PHYWE

Таблица 2	θ [°]	(h, k, l)	$h^2 + k^2 + l^2$	a [пм]
(100) кристалл				
K_α	13.5	111	3	573
	28.1	222	12	586
	45.0	333	27	567
K_β	12.1	111	2	575
	25.1	222	12	568
	39.7	333	27	566
	58.5	444	48	566
			Среднее значение	572

Задание 4

PHYWE

Определите массу элементарной ячейки и число атомов в ней.

Если рассчитать объем элементарной ячейки хлорида натрия

$$a = 1.79 \cdot 10^{-28} \text{ м}^3$$

и зная плотность хлорида натрия $\rho = 2.163 \text{ г/см}^3$, можно вычислить массу элементарной ячейки как:

$$m = \rho \cdot V = 3.87 \cdot 10^{-25} \text{ кг} = 233 \text{ у}$$

Поскольку число атомов Na в $NaCl$ равно числу атомов Cl , молярные массы $M_{(Na)} = 22,990 \text{ г/моль}$ и $M_{(Cl)} = 35,453 \text{ г/моль}$ приводят к числу $3,99 \approx 4$ атома в решетке Браве, чего также можно было ожидать и для ГЦК-решетки, исходя из следующих соображений (см. также рис.9):

Задание 4 (часть 2)

PHYWE

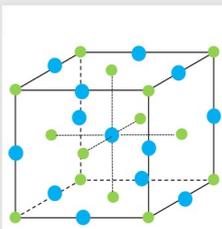


Рис. 9:
Элементарная
ячейка $NaCl$,
синий: атомы Cl
; зеленый:
атомы Na

Каждая элементарная ячейка включает 4 катиона (зеленые) :

Каждый из катионов на 8 углах считается в элементарную ячейку только как $\frac{1}{8}$: 8
"угловых катионов" $\cdot \frac{1}{8} \rightarrow 1$ катион

Катионы на поверхностях считаются только как $\frac{1}{2}$: 6 "поверхностные катионы" $\cdot \frac{1}{2} \rightarrow 3$
катиона

Каждая элементарная ячейка включает 4 аниона (синие):

Каждый из анионов на 12 краях считается в элементарную ячейку только как $\frac{1}{4}$: 12
"краевых анионов" $\cdot \frac{1}{4} \rightarrow 3$ аниона

Анион в центре полностью принадлежит элементарной ячейке: 1 "анион в центре" \rightarrow
1 анион