

HORO WÄRMESCHRÄNKE

HORO Dr. Hofmann GmbH, Rudolf- Diesel- Str. 8, 73760 Ostfildern
Tel ++ 49 / 711 / 341 10 59 Fax ++ 49 / 711 / 348 27 08 info@horo-dr-hofmann.de



Gebrauchsanleitung HORO-Elektro-Labor-Brenner

Anschluss nur an Steckdose mit richtiger Spannung. Einschalten mit Kippschalter am Stecker. Nach 1 1/2 bis 2 Minuten ist der Kamin innen rotglühend. Die volle Leistung ist nur möglich bei richtiger angelegter Spannung (Spannungsabfall vermindert die Temperatur).

Geräteteile wie z.B. der weiße Porzellanmantel oder der Ständer für Kolben können über 60°C heiß werden (auch nach dem Abschalten).

Geräte mit Schäden nicht in Betrieb nehmen. Aufstellung des Gerätes so, dass keine Entzündung von Gegenständen möglich ist.

Alle Abdeckungen vermeiden, damit die Durchströmung der Glühmuffel nicht behindert wird.

Kinder erkennen nicht die Gefahren von Elektro-Wärmegeräten, deshalb nur unter Aufsicht zulassen.

Reparaturen können sachgemäß nur beim Hersteller bzw. nur mit Original-Ersatzteilen ausgeführt werden. Für eigenmächtiges Öffnen oder Reparieren übernehmen wir keine Garantie oder Verantwortung.

Das Gerät entspricht den bestehenden EG-Richtlinien.

Instructions for the HORO Electric Burner

Check that the connectors are of the correct voltage. Switch on with the toggle switch at the connector. After about 2 minutes the furnace will be glow red. Full working capacity can only be reached when connected to the correct voltage (voltage drops will decrease the temperature).

Burner components such as the white porcelain wall or the soldering iron holder can reach temperatures in excess of 60°C (even after switching off).

Burners that are damaged are not to be used. The burner is to be set up as far away as possible from combustible materials.

Avoid covering of the burner to facilitate adequate ventilation to the furnace area.

Children do not recognize the dangers of electrical heating devices and should therefore be permitted use only under direct adult supervision.

Repairs are to be undertaken by the manufacturer and only with original replacement parts. We will assume no guarantee or responsibility for unauthorized opening or repair of the burner.

All burners are manufactured to EEC guidelines.



EG - Konformitätserklärung:

CE – declaration of conformity:



Im Sinne der EG- Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG, Anhang II, Nr. 1 A
according the EC- directive 2006 / 42 / EC, annex II No. 1 A

HORO- Elektrolaborbrenner	in den Ausführungen SV und SVC
	optional mit Leistungssteller (SVL)
	optional mit Fußschalter (SVF)
HORO electrical laboratory burner	in the versions SV and SVC
	with optional power controller (SVL)
	with optional pedal switch (SVF)

Hiermit erklären wir, dass die genannte Maschine aufgrund Ihrer Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG- Maschinenrichtlinie entspricht.

Hereby we declare, that this product is in conformity with the following standards or normative documents with respect to the design:

Zutreffende EG- Richtlinien, applicable EC- directives:

Maschinenrichtlinie,	maschine directive	2006 / 42 / EG
Niederspannungsrichtlinie	low voltage directive	2014 / 35 / EU
EMV- Richtlinie	EMC directive	2014 / 30 / EG

Angewandte harmonisierte Normen, applied standards:

EN 12100 - 1, EN 12100 - 2
EN 60204 – 1
EN 610000-6-2
EN 954 - 1

HORO Dr. Hofmann GmbH
Rudolf- Diesel- Str. 8
73760 Ostfildern

Ostfildern, den 30. September 2016

Dr.-Ing. Gerhard Bosch, Geschäftsführer¹

¹ Der GmbH- Geschäftsführer ist für Zusammenstellung der technischen Unterlagen bevollmächtigt.
The CEO of the GmbH is authorized for publishing the technical documentation