


Anschließen der Moticam An den Trinokular-Tubus

Befestigen Sie die Moticam an den C-Mount- Adapter und bringen ihn dann am Trinokular Port an. Diese Kombination gibt Ihnen die Freiheit, weiterhin mit beiden Augen zu beobachten, während die Moticam angeschlossen ist.


Der C-Mount Adapter muss entsprechend der Chip-Größe der Kamera ausgewählt werden. Um sicher zu gehen, dass Sie den richtigen Adapter wählen, können Sie einen unserer Spezialisten kontaktieren.

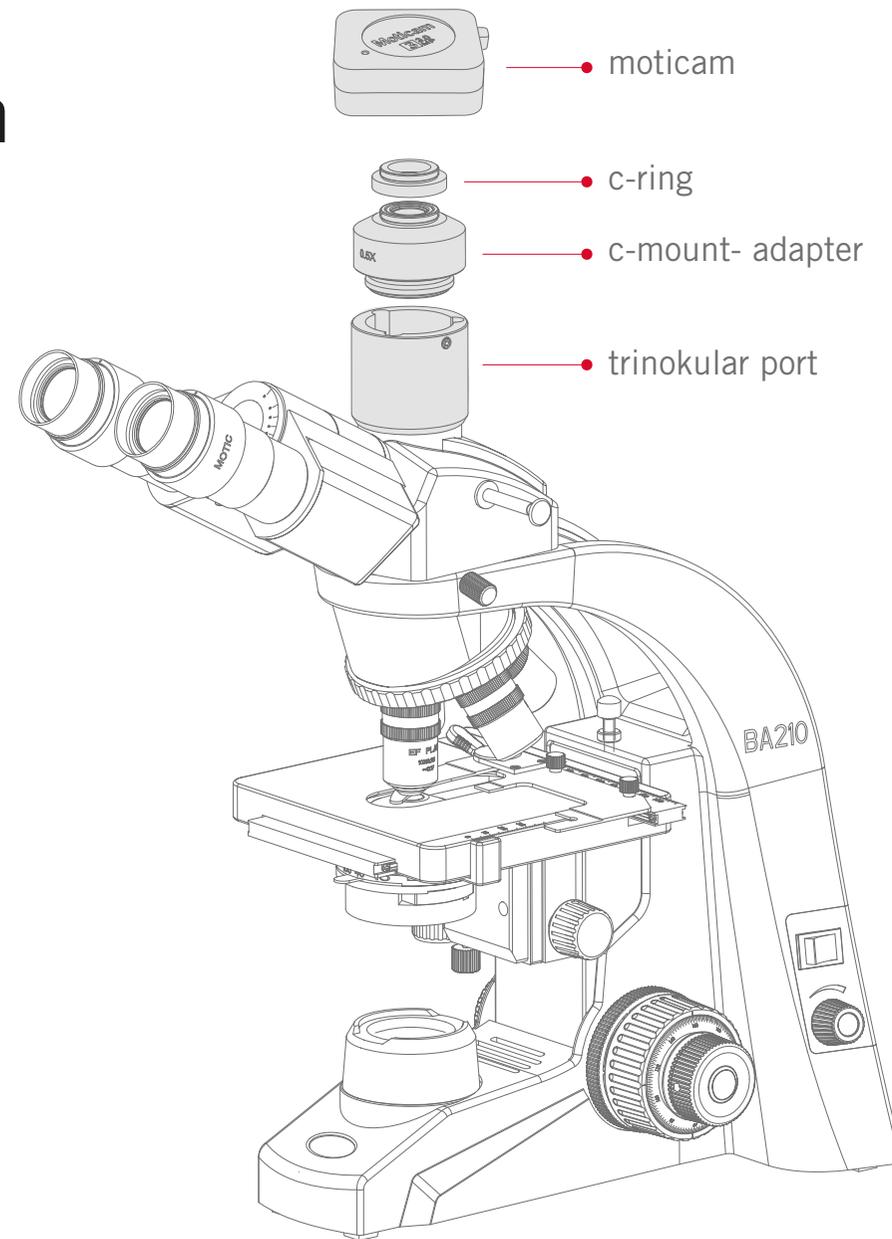


Anschließen der Moticam An das Okular

Schließen Sie einfach die fokussierbare Makrolinse an die Kamera an und wählen Sie den passenden Okularadapter für Ihr Mikroskop. Setzen Sie dann die komplette Kombination auf das Okular und schon ist aus Ihrem konventionellen Mikroskop ein Digitalmikroskop geworden.

Diese Lösung lässt sich auch auf Nicht-Motic-Mikroskope anwenden.

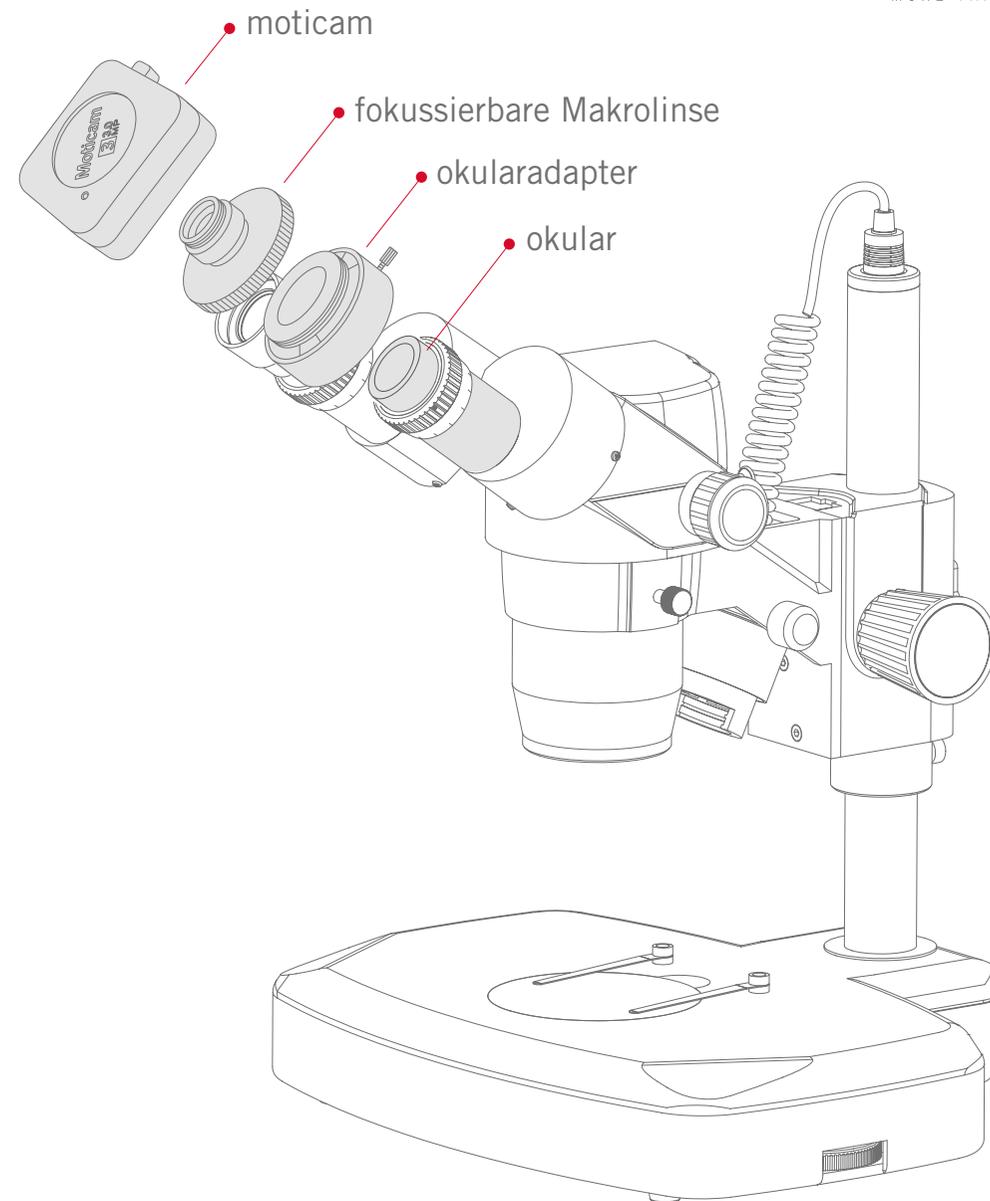

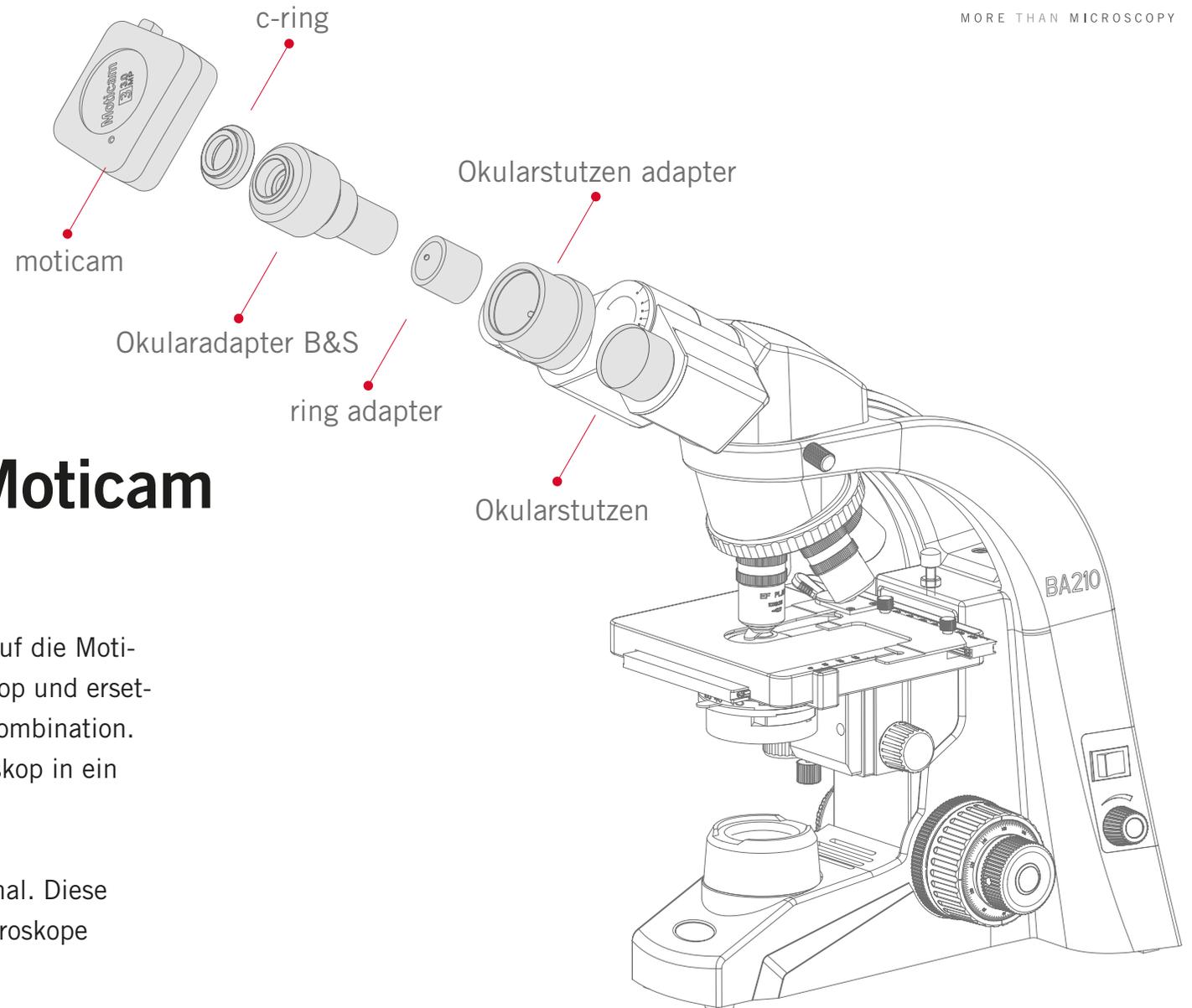

Anschließen der Moticam An den Okularstutzen

Schrauben Sie einfach den Okularadapter auf die Moti-
cam. Entfernen Sie ein Okular vom Mikroskop und erset-
zen Sie es mit der Moticam-Okularadapterkombination.
Schon haben Sie Ihr konventionelles Mikroskop in ein
Digitalmikroskop konvertiert.

Der spezielle Okularadapter (B&S) ist optional. Diese
Lösung lässt sich auch auf Nicht-Motic-Mikroskope
anwenden.